

写在前面

首先感谢您选购本型号微型离心机，为了确保正确使用以及延长设备寿命，请在操作前务必仔细阅读本说明书。收到产品后开箱查验，发现问题及时与本公司或者供货商联系，我们将以最快的速度解决您的问题。

MICEN-6/7型

微型离心机







北京吉普赛生物技术有限公司

装 箱 单

编号	名称	数量	单位	备注
1	主机	1	个	
2	单管转头	1	个	
3	排管转头	1	个	
4	0.2ml 离心管适配器	8	个	
5	0.5ml 离心管适配器	8	个	
6	电源线	1	根	
7	说明书	1	本	

注：单管转头已预装在主机上

安全提示

-  禁止在未安装转头情况下运行
-  运行状态下请勿移动设备
-  样品管在离心机中必须配平，才能执行离心操作
-  使用非腐蚀性清洁剂擦拭仪器表面及转头，完全干燥后使用

1. 基本性能和参数

本产品用于液体样本的瞬时离心，设计精巧，操作方便。通过简单地更换转头以及使用标配适配器，可适应 0.2ml、0.5ml、1.5ml、2.0ml 离心管以及 PCR 八联排管的离心操作。

设备型号	MICEN-6	MICEN-7
最大转速	6000rpm	7000rpm
输入电源	AC220V 50/60Hz	
输入功率	30W	
外观尺寸	147(mm)×188(mm)×120(mm)	
产品净重	1.3kg	

2. 操作说明

2.1 转头更换：

大拇指腹抵住转头中心位置，食指与中指置于转头下部，轻轻按压与上提即可取下转头，将待更换的转头卡入中心轴，轻轻向下按压，“哒”的一声后即完成更换操作（注意：取下转头时不可用力摇摆，以免损伤电机轴）。

2.2 离心操作：

对称放好样品管，合上离心机盖，听到“哒”的一声后证明安全盖已锁好。将电源开关从“0”拨至“1”，仪器随即开始运行。如需停止运行，将开关拨回“0”处，待转头停止旋转后，方可按压开盖把手，取出样品。

3. 简易故障处理

故障描述	可能原因	处理方法
开机不运行	电源线接触不良	重新插好插头
	电源开关未开	拨开电源开关
	机盖未合上	重新按紧机盖
	线路或机件故障	联系供货商维修或更换
运行噪音大 或振荡剧烈	仪器未放平	检查台面是否稳固与水平
	样品管未配平或未对称放置	重新配平离心管
	机盖或转头损坏	联系供货商维修或更换
	线路故障	联系供货商维修或更换